



版本号: MD210831

DNA Marker IV

DNA Marker IV分子量标准

目录号: MD104

储存条件: -30~-15°C可保存2年。如需频繁使用
可置于2-8°C, 可保存三个月

浓度: 约0.05 mg DNA/ml

产品内容:

MD104-01	300 μ l(50 lanes)
MD104-02	4×300 μ l(200 lanes)

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品是由6条线状双链DNA条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中DNA条带的分析。

本产品为即用型产品，已含有1×Loading Buffer，可根据实验需要，直接取3-6 μl电泳，使用方便，电泳图像清晰。

本产品中6条带分别为7000、5500、3500、2000、1000、500 bp，若上样量为6 μl，则2000 bp带约为100 ng，其余带约为50 ng。

储存液成分

10 mM Tris-HCl (pH 8.4)

10 mM EDTA

0.02% 溴酚兰

5% 甘油

使用方法

1. 取3-6 μl 本产品加入琼脂糖凝胶的加样孔中（每1 mm点样孔宽度加1 μl ，如果加样孔较宽，可适当增加上样量），进行电泳。
2. 建议电泳条件为0.7-1.5%琼脂糖凝胶，正负极之间电压4-10 v/cm。
3. 通过EB染色，在紫外灯下观察电泳条带。

注意事项

1. 本产品可直接使用，不要加热。
2. 及时更换电泳缓冲液并使用新制的凝胶，以免影响电泳结果。

Marker IV



6 μ l 加样,
凝胶长度 10 cm,
电压 6 v/cm,
0.5 \times TBE Buffer